

Elsősegélynyújtás

Szem- és testzuhanyok szakmai ismertető	272
Haws® szemzuhanyok	273
Haws® arc- és szemzuhanyok	274
Haws® kombinált test és szemzuhanyok	276
Haws® Axion® arc- és szemzuhanyok	277
Haws® Axion® szem-, arc- és testzuhanyok	278
Haws® kültéri, fagyásbiztos szem-, arc- és testzuhanyok	279
Haws® mobil, hordozható szemzuhanyok, szem- és testzuhanyok	280
Haws® laboratóriumi szem- és testzuhanyok	281
Kézi mobil szemöblítő / elsősegély doboz	282



Szem- és testzuhanyok



Vegyri üzemekben, laborokban mindennapos a maró hatású veszélyes folyadékok alkalmazása, áttöltése, hígítása, a különféle vegyszerkeverékek képzése. A munkavégzés során védőruha, védőkesztyű és arc- vagy szemvédő eszköz alkalmazása szükséges. Még a legmegfelelőbb védőeszközök felhasználása esetén is előfordulhatnak balesetek: a vegyszer a test szabad bőrfelületére fröccsenhet.

A szem- és testzuhanyok veszélyes anyagokkal, vegszerekkel dolgozó személyek elsősegélynyújtására szolgálnak. A test- és szemzuhanyokat akkor alkalmazzuk, amikor a veszélyes - a bőrt, szemet irritáló, maró hatású (lúgos vagy savas kémhatású) -, vegyszer a testfelületre, bőrre vagy szembe került. A hatályos uniós jogszabályok és szabványok kötelezően előírják a veszélyes vegyi anyagokat használó cégek számára, hogy az üzemekben és a vegyszerraktárakban, a balesetet szenvedő dolgozók részére, elérhető közelségben szem- és testzuhanyt kell kihelyezni. A vészzuhanyok környezetét úgy kell kialakítani, hogy a szembe került vegyszer miatti látáscsökkenés esetén is könnyen megközelíthető legyen. A lemosott vegyszer és víz keverékét padlóösszefolyóval, vagy felfogó tálcával és csatorna kivezetéssel úgy kell megoldani, hogy a lemosott veszélyes anyag az élő környezetet és a vízbázist ne veszélyeztethesse.

A szem- és testzuhanyok felhasználása igen széleskörű:

- vegyi üzemekben
- a vegyszerraktárakban
- laboratóriumokban
- élelmiszeripari gyárakban
- festőüzemekben
- gyógyszergyárakban
- biológiai veszélyeknek kitett helyeken
- atomreaktorokban
- radioaktív részecskékkel dolgozók esetében

1. A testzuhany használata.

A balesetet szenvedett személynek azonnal a vészzuhanyhoz kell mennie. A zuhany alá állva a az **A-jelű** húzókar segítségével azonnal meg kell indítani a vízszugarat, s a szennyezett ruha ill. testfelületre kell irányítani. Ezt a műveletet a vegyszer, ill. egyéb (lehet szilárd vegyi anyag is) teljes eltávolításáig, a maró hatás teljes megszűnéséig kell végezni. (Ez legalább 5-10 percig kell tartson!) Bőrsérülés esetén mindenképpen orvosi ellátás szükséges!

2. A szemzuhany használata.

Amennyiben a veszélyes anyag a szembe került, akkor a szemmosó egységet használjuk. A különleges kialakítású



szemmosó fej egyenletes vízszugarat biztosít a szembe került anyag hatásainak csökkentéséhez, a megfelelő elsősegélynyújtáshoz. A sérültnek azonnal a szemmosóhoz kell mennie, ahol a **B-jelű** kézi kar lenyomásával a szemmosó fejből megindítja a szem kimosásához a vízszugarat. A szemhéjat az ujjunkkal (amelyről előzőleg a vízszugárral lemosuk a vegyszert,) széthúzzuk, és a szemgolyóra irányítjuk a vízszugarat. A szemet addig tartjuk a vízszugár felett, amíg a maró hatás megszűnik, s a vegyszert teljesen eltávolítottuk, ill. az orvosi segítség megérkezett.

3. A kombinált egység egyidejű használata.

Amennyiben mind a testre, mind a szembe vegyszer került, akkor a testzuhany

megindítását követően azonnal meg kell kezdeni a szem öblítését is.

Figyelem! Szemsérülés esetén azonnal orvost, mentőt kell hívni! A szemmosó használata nem mentesít az orvosi ellátástól! Amennyiben bármilyen vegyszer a szembe került, azt szakorvossal mindenképpen meg kell vizsgáltatni, a későbbi látáskárosodások elkerülése végett.



Szemzuhanyok



Szemzuhanyok, a szemzuhanyfej csővezetékben nyomáskiegyenlítővel. A szemzuhanyok célzott vízszugart szolgáltatnak, ezáltal gondoskodnak arról, hogy a vízszugár megfelelően kiöblítse a szemet. Mindegyik típus egyenletes vízkibocsátást biztosít. Mindegyik típus zöld sav-, lúg- és UV-álló ABS műanyag tálcával. A Clean Eyes modell főként laborokban használatos, a szemzuhanyfej rácsavarható a szabványos vízcsapkifolyóra, a perlator leszerelése után. A vízcsap az átkapcsoló szeleppel normál, vagy szemmosó üzemmódban használható.

Tulajdonságok

Soft Flo® fej (SP11FC)
Típus "B"
Típus "BT"
Típus "XXX1"

tojás alakú szemmosó zuhanyoszófej ABS műanyagból, nyomásszabályzóval
falra szerelhető modell, csatornakifolyó csonkkal, bűzelzáró nélkül
falra szerelhető modell, csatornakifolyó csomk bűzelzáróval
talpas kialakítású modell, a csatorna csatlakozás a talp fölött, a csőben.

Jellemzők / típuszám	7100B	7100BT	7101	7260B	7260BT	7261	7460B	7460BT	7461	Clean Eyes
Szemzuhany		Soft Flo®			Soft Flo®			Soft Flo®		Clean Eyes
Szemzuhany felfogótálca		ABS műa.			ABS műa.			rm. acél		-
Vízcsatlakozás [inch]		1/2"G			1/2"G			1/2"G		1/2"
Csatorna kifolyó [inch]	1 1/4"	1 1/2"	1 1/4"	1 1/4"	1 1/2"	1 1/4"	1 1/4"	1 1/2"	1 1/4"	-
Tömeg [kg]	2,1	3,4	8,2	3,1	3,6	8,4	3,2	3,8	9	0,4
Származási hely		Svájc			Svájc			Svájc		Svájc
Cikksz.	856-02734	856-71002	856-05704	856-01780	856-02433	856-06840	856-74601	856-07233	856-74613	856-00222



Arc és szemzuhanyok



Szem- és arczuhanyok, a beömlő csővezetékben nyomáskiegyenlítővel. A szem- és arczuhanyok megfelelő mennyiségű és eloszlású vízsugarat biztosítanak, ezáltal gondoskodnak arról, hogy a vízsugár elérje és leöblítse a szemet és a teljes arcot. Mindegyik típus egyenletes vízkibocsátást biztosít. Ezek a típusok sav-, lúg- és UV-álló, zöld, ABS műanyag tálcával, Omni-Flo® vagy Feather-Flo® zuhanyfejfel.

Tulajdonságok

Omni-Flo® fej (SP70)

Feather Flo® fej (SP21FC)

Típus "B"

Típus "BT"

Típus "XXX1"

szabadalmaztatott, félkör alakú, szem- és arcosó zuhanyzófej ABS műanyagból

zuhanyrózsára hasonlító, zárófedéllel ellátott, ABS műanyagból készült zuhanyzófej

falra szerelhető, csatornakifolyó csomakkal, bűzelzáró nélkül

falra szerelhető, csatornakifolyó csomk bűzelzáróval

talpas kialakítású modell, a csatorna csatlakozás a talp fölött, a csőben.

Jellemzők / típuszám	7000B	7000BT	7001	7120B	7120BT	7121	7270B	7270BT	7271
Szemzuhany	Omni-Flow®			Feather Flo®			Feather Flo®		
Szemzuhany felfogótálca	ABS műa.			ABS műa.			ABS műa.		
Vízcsatlakozás [inch]	1/2"G			1/2"G			1/2"G		
Csatorna kifolyó [inch]	1 1/4"	1 1/2"	1 1/4"	1 1/4"	1 1/2"	1 1/4"	1 1/2"	1 1/2"	1 1/4"
Tömeg [kg]	4,9	5,4	9,3	3,4	3,6	8,4	3,4	3,6	8,4
Származási hely	Svájc			Svájc			Svájc		
Cikksz.	856-70001	856-70002	856-70003	856-71201	856-06839	856-06757	856-72701	856-72702	856-06838



Arc és szemzuhanyok



Szem- és arczuhanyok, a beömlő csővezetékben nyomáskiegyenlítővel. A szemzuhany 2 db Soft Flo® fejjel van megoldva, az arc öblítését SP30 típusú, gyűrű alakú, rozsdamentes acélból készült zuhanytest látja el. Gondoskodnak arról, hogy a vízszugár elérje és leöblítse a szemet és a teljes arcot. Mindegyik típus egyenletes vízkibocsátást biztosít. Sav-, lúg- és UV-álló, polírozott rozsdamentes acélból készült felfogótálccával.

Tulajdonságok

Soft Flo® fej (SP11FC)
Rozsdamentes fej (SP18)
Arczuhany szórófej (SP30)
Szemmosó tálcafedél
8901RFK tömlős zuhany
Típus "B"
Típus "BT"
Típus "XXX1"

tojás alakú szemmosó zuhanyzószórófej ABS műanyagból, nyomásszabályzóval
gömb alakú, polírozott rozsdamentes acélból készült szemzuhanyfej
környűrű alakú arcmosó szórófej, rozsdamentes acélból
ABS műanyagból készült, a kézi nyitólap megnyomásával felnyílik (rendelésre elhagyható).
Kiegészítő szem- és testzuhany, kézi nyomókarral, SP21FC Feather Flo fejjel.
falra szerelhető, csatornakifolyó csomaggal, bűzelzáró nélkül
falra szerelhető, csatornakifolyó csomaggal bűzelzáróval
talpas kialakítású modell, a csatorna csatlakozás a talp fölött, a csőben.

Jellemzők / típusszám	7324	7760B	7760BT	7761	7763	7777	7778B	7752
Szemzuhany	Feather Flo®	Soft Flo®			Soft Flo®	SP18® rm.a.	SP18® rm.a.	Soft Flo®
Arczuhany	Feather Flo®	SP30 rm. acél			SP30 rm. acél	SP30 rm. acél	SP30 rm. acél	SP30 rm. acél
Szemzuhany felfogótálca	-		rm. acél		rm. acél	rm. acél	rm. acél	rm. acél
Tálcafedél	-		ABS műa.		ABS műa.	ABS műa.	ABS műa.	-
Kiegészítő tömlőzuhany	-		-		8901RFK	-	-	-
Vízcsatlakozás [inch]	1/2"		1/2"G		2 x 1/2"G	1/2"G	1/2"G	1/2"
Csatorna kifolyó [inch]	-	1 1/4"	1 1/2"	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"	1 1/2"	1 1/2"
Tömeg [kg]	2,1	4,0	5,0	9,8	11,5	11,8	5,9	6,4
Származási hely	Svájc			Svájc	Svájc	Svájc	Svájc	Svájc
Cikksz.	856-00943	856-00506	856-77602	856-7613	856-77631	856-77771	856-06647	856-77521



Kombinált test és szemzuhanyok



Szem- és testzuhany kombinált egységek. Szemzuhany nyomáskiegyenlítővel van ellátva. A kombinált egység - megfelelő víznyomás esetén - lehetővé teszi, hogy egyidejűleg a test leöblítése mellett a szem öblítése is megtörténjen. Mindegyik típus szemmosó egysége egyenletes vízkibocsátást biztosít. Típustól függően a szemzuhany részen polírozott rozsdamentes acél vagy ABS műanyag sav-, lúg- és UV-álló felfogótálccával.

Tulajdonságok

Omni-Flo® fej (SP70)
Soft Flo® fej (SP11FC)
Feather Flo® fej (SP21FC)
Rozsdamentes fej (SP18)
Arczuhany szórófej (SP30)
Szemmosó tálcafedél

szabadalmaztatott, félkör alakú, szem- és arcosó zuhanyszórófej ABS műanyagból
tojás alakú szemmosó zuhanyszórófej ABS műanyagból, nyomásszabályzóval
zuhanyrózsára hasonlító, zárófedéllel ellátott, ABS műanyagból készült zuhanyszórófej
gömb alakú, polírozott rozsdamentes acélból készült szemzuhanyfej
körgyűrű alakú arcosó szórófej, rozsdamentes acélból
ABS műanyagból készült, a kézi nyitólap megnyomásával felnyílik (rendelésre elhagyható).

Jellemzők / típusszám	8200	8225	8226	8309	8325	8317	8347	8327
Szemzuhany	Omni Flo®	Soft Flo®	Feather Flo®	Feather Flo®	Feather Flo®	Feather Flo®	Soft Flo®	Feather Flo®
Arczuhany	Omni Flo®	-	Feather Flo®	Feather Flo®	Feather Flo®	Feather Flo®	SP30 rm.acél	Feather Flo®
Szemzuhany felfogótálca	ABS műa.	ABS műa.	ABS műa.	rm. acél	ABS műa.	-	rm. acél	-
Tálcafedél	ABS fedél	-	-	-	-	-	ABS műa.	-
Testzuhany	ABS műa.	ABS műa.	ABS műa.	ABS műa.	ABS műa.	ABS műa.	ABS műa.	ABS műa.
Vízcsatlakozás [inch]	1 1/4"G	1 1/4"G	1 1/4"G	1 1/4"G	1 1/4"G	1 1/4"G	1 1/2"G	1 1/4"G
Csatorna kifolyó [inch]	1 1/4"G	1 1/4"G	1 1/4"G	1 1/4"G	1 1/4"G	-	1 1/2"G	-
Tömeg [kg]	21,9	20,1	20,2	20,1	20,4	20,4	23,4	29,6
Szármaszási hely	Svájc	Svájc	Svájc	Svájc	Svájc	Svájc	Svájc	Svájc
Cikksz.	856-06841	856-82251	856-07234	856-06842	856-83251	856-06837	856-83471	856-83271



Axion szem- és arczuhanyok



AXION MSRTM! A Haws legújabb fejlesztésű szórófejtípusa! A legújabb fejlesztésű és szabadalmi oltalommal védett AXION szem- és arcmosó szórófej a szemek, az orr és a külső szemhéjak gyors és optimális vészöblítését valósítja meg. Az AXION szórófejek antibakteriális hatásúak, így védettek a mikrobiológiai fertőzéstől. A zuhanyfej és az abból kiömlő zuhanykép megfelel a CE szabványkövetelményeknek.

Tulajdonságok

Axion® fej (SP65)
Szemmosó tálcafedél
Típus "B"
Típus "BT"
Típus "XXX1"

szabadalmaztatott, félkör alakú, szem- és arcmosó zuhanyoszórófej ABS műanyagból
ABS műanyagból készült, a kézi nyitólap megnyomásával felnyílik (rendelésre elhagyható).
falra szerelhető, csatornakifolyó csonkkal, búzelzáró nélkül
falra szerelhető, csatornakifolyó csomk búzelzáróval
talpas kialakítású modell, a csatorna csatlakozás a talp fölött, a csőben.

Jellemzők / típusszám	7260B AXION	7260BT AXION	7261 AXION	7460B AXION	7460BT AXION	7461 AXION	7777 AXION	7778B AXION
Szemzuhany	SP65 AXION	SP65 AXION	SP65 AXION	SP65 AXION	SP65 AXION	SP65 AXION	SP65 AXION	SP65 AXION
Szemzuhany felfogótálca	ABS műa.	ABS műa.	ABS műa.	rm. acél	rm. acél	rm. acél	rm. acél	rm. acél
Tálcafedél	-	-	-	-	-	-	ABS műa.	ABS műa.
Vízcsatlakozás [inch]	1/2"G	1/2"G	1/2"G	1/2"G	1/2"G	1/2"G	1/2"G	1/2"G
Csatorna kifolyó [inch]	1 1/4"G	1 1/4"G	1 1/4"G	1 1/4"G	1 1/4"G	1 1/4"G	1 1/4"G	1 1/2"G
Tömeg [kg]	3,1	3,6	8,4	3,2	3,8	9,0	11,8	5,9
Származási hely	Svájc	Svájc	Svájc	Svájc	Svájc	Svájc	Svájc	Svájc
Cikksz.	856-72604	856-72605	856-72610	856-74604	856-74605	856-74610	856-77774	856-77784



Axion kombinált szem-, arc- és testzuhanyok



AXION MSRTM! A Haws legújabb fejlesztésű szórófejtípusa! A legújabb fejlesztésű és szabadalmi oltalommal védett AXION-rendszer szórófeje kiválóan biztosítja a vízszórás megfelelő szétterülését (CE Standard Nr.15154), a szem- és arcmosók szórófeje pedig a szemek, az orr és a külső szemhéjak gyors és optimális vészöblítését. Az AXION szórófejek antibakteriális hatásúak, így védettek a mikrobiológiai fertőzéstől. A zuhanyfej és az abból kiömlő zuhanykép megfelel a CE szabványkövetelményeknek.

Tulajdonságok

Axion® fej (SP65)
 SP829 testzuhany
 SP829SS testzuhanyfej
 Szemmosó tálcafedél
 Típus CRP
 Típus SD

szabadalmaztatott, félkör alakú, szem- és arcmosó zuhanyoszórófej ABS műanyagból
 ABS műanyag, \varnothing 270 mm átmérővel.
 rozsdamentes acél testzuhany szórófej
 ABS műanyagból készült, a kézi nyitólap megnyomásával felnyílik (rendelésre elhagyható).
 a csövek és szerelvények CRP PVC műanyagból
 dekontamináló egységben, a testöblítésre a csővázba épített szórófejek szolgálnak

Jellemzők / típusszám	8300 AXION	8300CRP AXION	8317 AXION	8320 AXION	8327 AXION	8330 AXION	8410 AXION	8560 AXION
Testzuhany	SP829	SP829	SP829	SP829	SP829	SP829SS	SP829	SD
Szemzuhany	SP65 AXION	SP65 AXION	SP65 AXION	SP65 AXION	SP65 AXION	SP65 AXION	SP65 AXION	SP65 AXION
Szemzuhany felfogótálca	rm. acél	rm. acél	-	ABS műa.	-	rm. acél	rm. acél	rm. acél
Tálcafedél	-	-	-	-	-	ABS műa.	-	-
Vízcsatlakozás [inch]	1 1/4"G	1 1/4"G	1 1/4"G	1 1/4"G	1 1/4"G	1 1/4"G	1 1/4"G	1" IPS
Csatorna kifolyó [inch]	1 1/4"G	1 1/4"G	-	1 1/4"G	-	1 1/4"G	1 1/4"G	-
Tömeg [kg]	20,1	20,1	17,6	20,4	29,6	23,2	80,0	124,0
Származási hely	Svájc	Svájc	Svájc	Svájc	Svájc	Svájc	Svájc	Svájc
Cikksz.	856-8300A1	856-8300A2	856-8317A	856-07240	856-8327A	856-8330A	856-8410A	856-8560A



Kültéri, fagyásbiztos szem-, arc- és testzuhanyok.




Szem- és testzuhany egységek, melyek kültéren is elhelyezhetők. A szemzuhany a normál kivittel azonos módon nyomáskiegyenlítővel van ellátva. Annyan különböznek a standard kivittől, hogy a fagyhatár alá beépített szeleppel vagy melegítő fűtőszállal szerelve készül, az egyes típusoktól függően. Mivel kültéren tervezett modellekről van szó, a 7431FP és a 8330FP modellek kivételével nincs szemmosó szennyvízfelfogó tálca. A fűtőszállal ellátott modellek megfelelően szigetelve vannak és kívülről műanyag burkolattal vannak ellátva.

Tulajdonságok

Soft Flo® fej (SP11FC)
 Feather Flo® fej (SP21FC)
 Rozsdamentes fej (SP18)
 SP829 testzuhany
 SP829SS testzuhanyfej
 Szemmosó tálcafedél
 Típus CRP
 Típus SD
 Típus FP
 Típus CTFP
 Típus CTFPEX

tojás alakú szemmosó zuhanyoszórófej ABS műanyagból, nyomásszabályzóval zuhanyrózsára hasonlító, zárfedéllel ellátott, ABS műanyagból készült zuhanyoszórófej
 gömb alakú, polírozott rozsdamentes acélból készült szemzuhanyfej
 ABS műanyag, ± 270 mm átmérővel.
 rozsdamentes acél testzuhany szórófej
 ABS műanyagból készült, a kézi nyitólap megnyomásával felnyílik (rendelésre elhagyható).
 a csövek és szelepek CRP PVC műanyagból
 dekontamináló egységben, a testöblítésre a csővázba épített szórófejek szolgálnak
 fagyásbiztos kivitel, fagymentesítő szeleppel
 fűtőszállal ellátott fagyásbiztos kivitel -35 °C-ig.
 fűtőszállal ellátott -35 °C-ig fagyásbiztos, és egyúttal robbanásbiztos kivitel

Jellemzők / típusszám	7431FP	8300FP	8317CTFP	8317CTFPEX	8319CTFP	8330FP	8365EWFP
Testzuhany	-	SP829	SP829	SP829	SP829	SP829	SP829
Szemzuhany	Soft Flo®	Soft Flo®	Soft Flo®	Feather Flo®	Feather Flo®	SP18 rm.a.	Feather Flo®
Szemzuhany felfogótálca	rm. acél	rm. acél	rm. acél	-	-	rm. acél	-
Fagymentesítés	szeleppel	szeleppel	fűtőszállal	fűtőszállal	fűtőszállal	szeleppel	szeleppel
Vízcsatlakozás [inch]	3/4"BS	1 1/4" 3/4"BS	1 1/4" G	1 1/4" G	1 1/4" G	1 1/4" G	1 1/4" G
Csatorna kifolyó [inch]	1 1/4"BS	1 1/4"BS	-	-	-	1 1/4" G	-
Tömeg [kg]	10,2	34,0	47,0	47,0	45,0	34,0	16,6
Szármaszási hely	Svájc	Svájc	Svájc	Svájc	Svájc	Svájc	Svájc
Cikksz.	856-7431FP	856-03474	856-07237	856-8317X	856-03375	856-833FP	856-01537

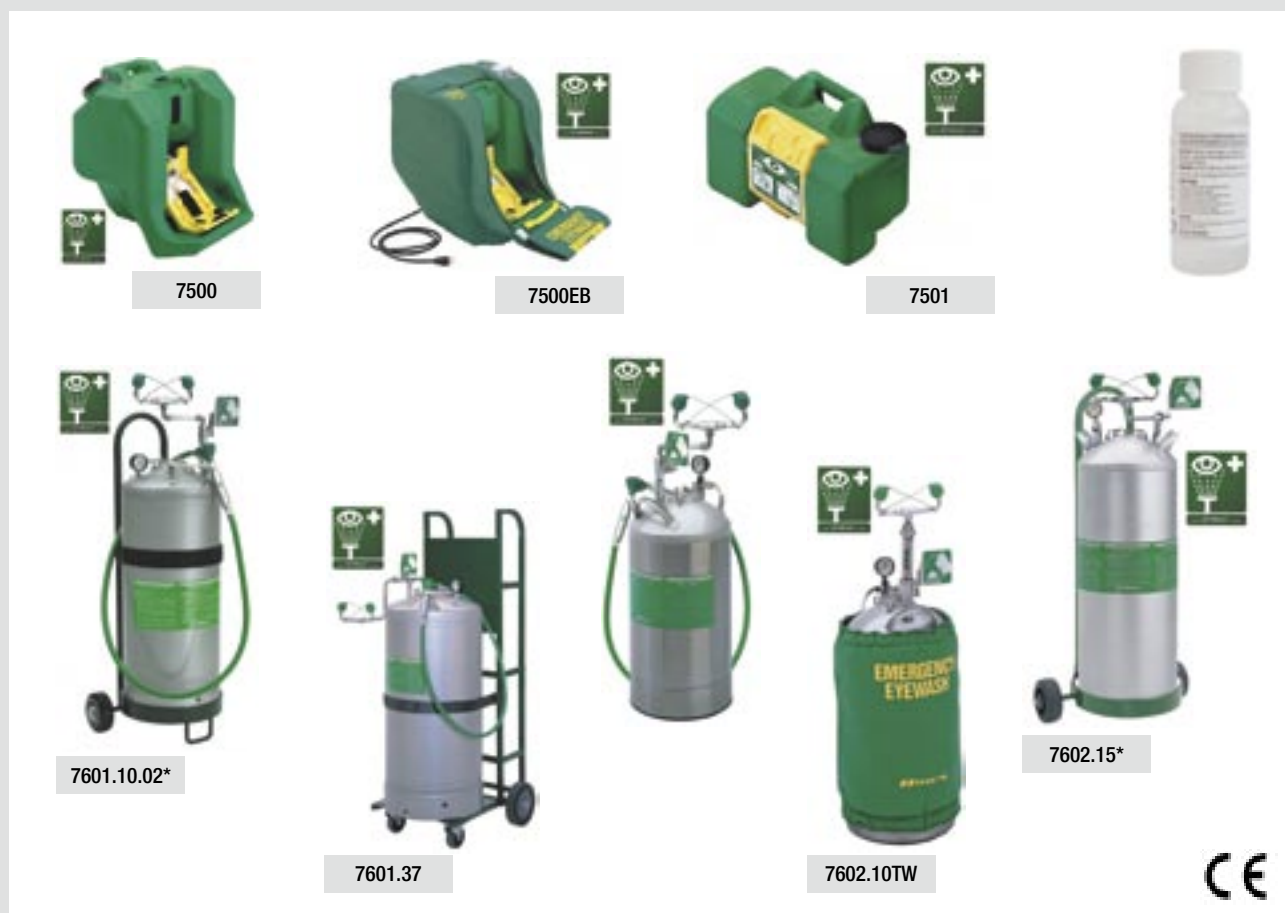

Mobil, hordozható szemzuhanyok / szem- és testzuhanyok



Szemzuhany egységek, melyek mozgó munkahelyek esetében szállíthatók, és a változó munkahelyre kihelyezhetők. A szemzuhany a normál kivittel azonos módon nyomáskiegyenlítővel van ellátva. Mivel kültérre tervezett modellekről van szó, nincs szemmosó szennyvízfelfogó tálca. A fűtőszállal ellátott modellek számára fagyásveszély esetén elektromos csatlakozás szükséges. A víz bakteriológiai fertőződésének elekerülésére adagolható a mobil egységekhez a 9082 Bacteriostat Additive, mely által 6 hónapig elkerülhető a víz befertőződése. A 7601-es modellek arc- és testöblítésre is alkalmas tömlős kézi zuhanyfejjel (SP248) is el vannak látva. A fém kivitelű modellekben a víznyomást sűrített levegő biztosítja, a műanyag modelleknél a hidrosztatikai nyomás.

Tulajdonságok

Soft Flo® fej (SP12FC)
 SP130 mobil egység fej
 SP248 arc- és testzuhany
 Típus EB / TW

tójas alakú szemmosó zuhanyoszófejjel ABS műanyagból, nyomásszabályzóval ABS műanyagból készült szemmosó egység, beépített szemzuhanyrózsákkal tömlős csatlakozású arc- és testzuhany, Feather Flo zuhanyfejjel szigetelő szövetburkolattal ellátva, amelybe fűtőszál van beépítve (230 V)

Jellemzők / típusszám	7500	7500EB	7501	7601.10.02*	7601.37	10/2/02	7602.10TW	7602.15*
Szemzuhany	SP130	SP130	SP19	Soft Flo®	Soft Flo®	Soft Flo®	Soft Flo®	Soft Flo®
Arc- és testzuhany	-	-	-	SP248	SP248	SP248	SP248	SP248
Öblítési idő min. [perc]	15	15	15	4 ... 5	15	4 ... 5	4 ... 5	7 ... 9
Öblítési sebesség [l/min]	2,5	2,5	1,5	6 ... 9	9	6 ... 9	6 ... 9	6 ... 9
Fagymentesítő fűtőszál	-	230V/1kW	-	-	-	-	230V/600 W	-
Vízartály [l]	60	60	30	30	143	30	30	57
Víznyomás [bar]	hidrosztatikus	hidrosztatikus	hidrosztatikus	6	6	6	6	6
Kivitel	polietilén	polietilén	polietilén	rm. acél	rm. acél	rm. acél	rm. acél	rm. acél
Tömeg üresen [kg]	9	11,1	4,2	14	46	17,8	18,9	18,9
Származási hely	US	US	US	US	US	Svájc	US	US
Cikksz.	856-75001	856-75002	856-75011	856-76011	856-76013	856-76022	856-76021	856-76023

* a kerek szállítókoszi nem része a terméknek, csak külön rendelésre!



Laboratóriumi szem- és testzuhanyok



Különböző kialakítású szem- és arczuhanyok, melyek jól illeszkednek a laboratóriumi környezetbe, s beépíthetők a laborbútorok közé. A fémrészek rozsdamentes acélból, a nemfém tartozékok ABS műanyagból készülnek. A korszerű, beépíthető modellekbe szerelt O.D. Slippoint csap a szemmosó fej elfordítására megnyitja a vízáramot.

Tulajdonságok

Soft Flo® fej (SP12FC)
Rm. Soft Flo® fej (SP10)
Feather Flo® fej (SP21FC)

tojás alakú szemmosó zuhanyszórófej ABS műanyagból, nyomásszabályzóval
rozsdamentes acélból készült Soft Flo fej, jól tisztítható
zuhanyrózsára hasonlító, zárófedéllel ellátott, ABS műanyagból készült zuhanyszórófej

Jellemzők / típuszám	7655WC	7655WWC AXION	7650/7651	8901B	8901B AXION	8903 AXION	8905	8905 AXION	7752 AXION
Szemzuhany	Feather Flo®	Axion®	Feather Flo®	-	-	-	-	-	Axion®
Arczuhany	Feather Flo®	Axion®	Feather Flo®	-	-	-	-	-	Axion®
Szemzuhany felfogótálca	-	rm. acél	-	-	-	-	-	-	rm. acél
Tálcafedél	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kiegészítő tömlőzuhany	-	-	-	1 Feather Flo®	Axion®	Axion®	2 Feather Flo®	Axion®	-
Vízcsatlakozás [inch]	1/2"G	1/2"G	1/2" OD.slip.	1/2"G	1/2"G	1/2"G	1/2"G	1/2"G	1/2"
Csatorna kifolyó [inch]	-	1 1/2" IPS	-	-	-	-	-	-	1 1/2"
Tömeg [kg]	11,8	8,5	3,2	1,8	1,8	1,9	2,4	2,4	8,1
Származási hely	US	Svájc	Svájc	Svájc	Svájc	Svájc	Svájc	Svájc	Svájc
Cikksz.	856-06050	856-7655WWC	856-76501	856-8901B	856-8901BA	856-8903A	856-06836	856-06836	856-7752A



PLUM Szemöblítő folyadék

Steril szemöblítő folyadék, 0,9%-os steril nátrium-klorid oldat (a szemfolyadékmal azonos összetételű fiziológiás sóoldat).

Tulajdonságai

- porok, és más idegen anyagok szembe jutásakor megvédi a szaruhártyát, szemlencsét
- a porvédős szemmosó-fej csészéjén található nyílások megakadályozzák a továbbfertőződést
- öblítési idő: 2 illetve 5 perc/palack (100ml/perc)



Cikkszám	Típus	Szállítás
856-01478	200 ml-es szemöblítő	raktárról
856-00705	500 ml-es palack	raktárról
856-01218	Fali tartó 1 palackhoz	raktárról



PLUM PH-semlegesítő

PH neutral szemöblítő folyadék. Steril, 4, 9%-os foszfát oldat a szembe került vegyi anyagok semlegesítésére. A 856-01218 cikkszámú fali tartóba behelyezhető.

Tulajdonságai:

- savas és lúgos vegyszerek szembe jutásakor helyreállítja a szem megfelelő pH értékét
- a porvédős szemófej csészéjén található nyílások megakadályozzák a továbbfertőződést

Cikkszám	Típus	Szállítás
856-05889	200 ml pH semlegesítő	raktárról



Falra felszerelhető mentőláda

MSZ13553 szabvány által meghatározott tartalmú elsősegély felszerelés. Minden munkahelyen kötelező készletben tartani. A mentőláda megfelel a kategória által támasztott követelményeknek. Munkahelyek, üzemek részére 1-100 dolgozóig. Kiváló minőségű magyar termék!

Szavatosság:

A steril kötszerek sterilitásukat 5 évig megőrzik, a sebfertőtlenítő oldat a gyártási dátumtól számított 3 évig használható fel.

Cikkszám	Típus	Szállítás
861-07095	Falra szerelhető mentőláda 1-30 fő	rendelésre
861-07096	Falra szerelhető mentőláda 31-50 fő	rendelésre
861-07097	Falra szerelhető mentőláda 51-100 fő	rendelésre

Elsősegély doboz

Minden munkahelyen kötelező elsősegély-felszerelés készletben tartása! MSZ 13553 szabvány által meghatározott tartalmú munkahelyi elsősegély felszerelés. A mentőláda megfelel a I-III. kategória által támasztott követelményeknek.

Szavatosság:

A steril kötszerek sterilitásukat 5 évig megőrzik, a sebfertőtlenítő oldat a gyártási dátumtól számított 3 évig használható fel.

Cikkszám	Típus	Szállítás
861-02800	Elsősegély doboz 1-30 fő	raktárról
861-02812	Elsősegély doboz 31-50 fő	raktárról
861-05557	Elsősegély doboz 51-100 fő	raktárról